

Elevmikrotom

Varenr. 140183

VD140183

Rev. 30.05.2007



stikkes gennem en af åbningerne, mens hånden drejes rundt. Tryk mikrotomen godt ned i bordet mens hånden drejes, eller lad evt. eleverne samarbejde to og to om opgaven. Præparatet tages op med en pincet og er klar til videre behandling.

Udskiftning af barberbladsklinge – bør kun udføres af læreren!

Når klingen bliver slidt, kan den udskiftes med et almindeligt barberblad. Skrue og spændskive løsnes og fjernes ved hjælp af en stjerneskruetrækker, mens drejehåndtaget på den modsatte side fastholdes. Barberbladsklingen udskiftes forsigtigt, hvorefter klingen atter monteres med skrue og spændskive.

Elevmikrotom 14.01.83

Elevmikrotomen gør det let og sikkert for elever at lave tynde snit af plante- og animalsk materiale.

Betjening

Med en kniv skæres materialet til, så det kan passere gennem en af åbningerne i mikrotomen. Materialet fastholdes med en pincet og